

Torche entièrement Démontable

Disponible pour Thermo, Varian, Jobin Yvon, Spectro et GBC

- Réduit les coûts de fonctionnement
- Augmente la Souplesse

Avec les torches entièrement démontables (FDT) de Glass Expansion les tubes internes et externes, l'injecteur peuvent être remplacés séparément. Ainsi il n'est plus nécessaire de jeter la torche complète si l'un des éléments est endommagé. Les torches FDT permettent aussi d'optimiser les composants en fonction des applications. Au lieu d'acheter plusieurs torches afin de répondre aux différentes applications, vous pouvez simplement changer l'injecteur ou les tubes en fonction de votre besoin.

La conception originale et robuste d'assemblage par rodage sans joint assure aux torches FDT un montage et démontage facile. Les tolérances des composants sont de l'ordre du micron afin d'assurer un alignement parfait à chaque assemblage.




Pour Varian Vista Axial


Tube Externe



Tube Interne

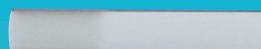

Injecteur

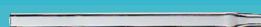

Pour Thermo Iris Duo

Problèmes	Avantages de la torche entièrement démontable
Détérioration du tube externe ou interne.	Economisez en ne remplaçant que les tubes internes ou externes plutôt que l'ensemble de la torche. Dans certains cas vous pouvez aussi choisir de monter un tube externe plus court ou en céramique pour augmenter la durée de vie.
Dépôts de sels dans l'injecteur lors de l'analyse d'échantillons à forte concentration en sels.	Réduisez les dépôts en montant un injecteur à capillaire plus large.
Plasma instable dû aux solvants organiques.	Améliorez la stabilité en montant un injecteur à capillaire plus étroit.
Corrosion de l'injecteur en quartz dû à l'acide fluorhydrique (HF).	Supprimez cette corrosion de l'injecteur en montant un injecteur en alumine.
Bruit de fond important dû aux composants en quartz dans la détermination des faibles teneurs en Si.	Réduisez le bruit de fond du Si en remplaçant le tube externe et injecteur en quartz par des pièces en céramique.
Dépôts de carbone sur les composants de la torche lors des analyses de produits organiques.	Placez les pièces en quartz touchées dans un four à moufle pour les nettoyer rapidement.

Contactez-nous pour trouver la torche entièrement démontable de Glass Expansion vous permettant de réduire vos coûts.



GLASS EXPANSION

Quality By Design

France, Belgique, Pays Francophones

Distributeur Officiel

Courtage Analyses Services

14 rue des Mouettes

F-76130 Mont Saint Aignan

Téléphone: +33 2 35 07 60 00

Facsimile: +33 2 35 70 64 39

Email: cas@onlinecas.com

www.onlinecas.com

Head Office (Australia)

6 Central Boulevard

Port Melbourne VIC 3207

Australia

A.B.N. 35 006 560 032

Téléphone: +61 3 9320 1111

Toll Free (Aust): 1800 777 638

Facsimile: +61 3 9320 1112

Email: enquiries@geicp.com

www.geicp.com

Pour faciliter vos recherches, le site Glass Expansion est maintenant traduit en Français